

Pocket Diagnostic[®] Phytophthora – Prueba Rápida

La prueba rápida Pocket Diagnostic[®] Phytophthora es una prueba específica de género diseñada para la detección en campo de muchas especies de Phytophthora, incluyendo Phytophthora ramorum (muerte súbita del roble), Phytophthora infestans (tizón, tizón tardío), Phytophthora kernoviae, Phytophthora lateralis, Phytophthora , Phytophthora cactorum y otros.

Al utilizar esta prueba, puede detectar Phytophthora en una amplia gama de material vegetal, incluidos tejidos leñosos, hojas y raíces.

Nuestra prueba rápida de Phytophthora utiliza tecnología de flujo lateral para detectar Phytophthora spp de manera fácil y confiable en cuestión de minutos: la velocidad de los resultados, por lo tanto, permite una toma de decisiones más rápida en caso de un resultado positivo de la prueba.


Los beneficios de usar la prueba de Phytophthora de Pocket Diagnostic[®] incluyen:


- Resultados rápidos, menos de 10 minutos.
- Uso portátil en el campo
- Proceso de usuario simple
- No se requiere entrenamiento
- Toma de decisiones más rápida

Cómo usar las pruebas rápidas de Pocket Diagnostic[®]

Usar las pruebas es simple. Todo lo que tienes que hacer es:


- Romper algo de material vegetal.
- Agregue la muestra a la botella que incluye la solución de extracción.
- Agite la botella (incluye rodamientos de bolas).
- Permitir que el material vegetal se asiente en la botella.
- Use la pipeta provista para agregar líquido a la prueba.

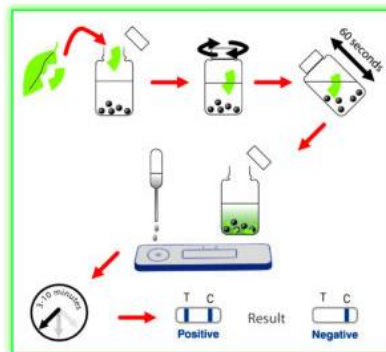

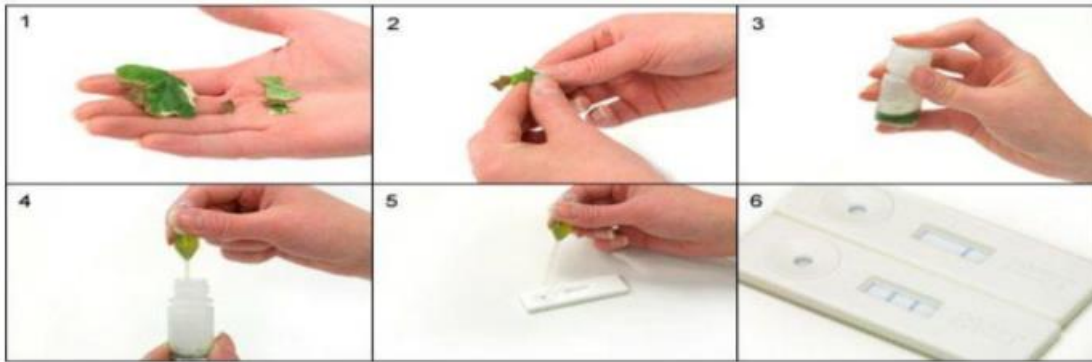

Interpretando resultados

- Una línea presente al lado de la T (línea de prueba) indica un resultado positivo.
- Si la línea C (control) no aparece, la prueba ha fallado y debe repetirse.
- Ignore cualquier cambio en el resultado que ocurra después de que hayan transcurrido los 10 minutos.

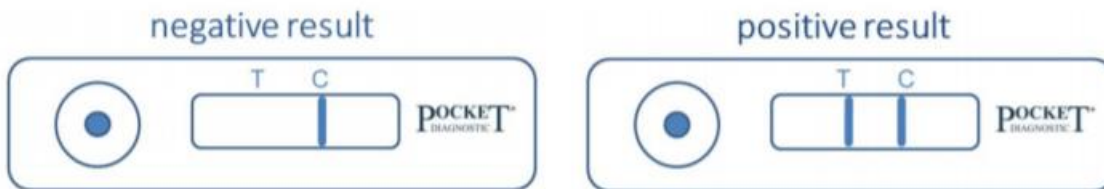

Si desea obtener más información sobre cómo realizar estas prácticas pruebas, hay un excelente video en nuestra página "Cómo usar" de una de nuestras pruebas en uso.

<https://www.pocketdiagnostic.com/products/plant-disease-tests/how-to-use/>

Seguridad

El Pocket Diagnostic® Phytophthora no contiene materiales peligrosos para humanos, animales, plantas o cultivos. La solución buffer de extracción que lo acompaña contiene una cantidad muy pequeña de azida de sodio (0.05%) como conservante – evite ingestión y contacto con la piel.

Proveedor

Forsite Diagnostics Limited trading as Abingdon Health
SAND HUTTON, YORK YO41 1LZ
Tel: +44 (0) 1904 462600
Fax: +44 (0) 1904 462122
Emergency Telephone Number: +44 (0) 1904 462660